

## Инструкция по установке Measlab Explorer

### I. **Минимальные** требования к ПК/ноутбуку:

ОС: Windows 7 и выше

Процессор: 1ГГц и выше

Экран: 1024\*768 и выше

ОЗУ: 2Гб

Место на жестком диске: 150Мб свободного места

Требование к ПО: Microsoft .NET Framework 4.5 и выше.

### **Рекомендуемые** требования к ПК/ноутбуку:

ОС: Windows 7 и выше

Процессор: 2ГГц и выше

Экран: 1920\*1080

ОЗУ: 4Гб

Место на жестком диске: 150Мб свободного места

Требование к ПО: Microsoft .NET Framework 4.5 и выше.

- II. Для установки скачайте с сайта ПО Measlab Explorer. Запустите установку программы «ME\_Setup.exe». Начнется процесс установки программного обеспечения Measlab. Длительность процесса установки зависит от производительности компьютера, в среднем процесс занимает 3-10 минут. Для перехода к следующему действию следует нажимать кнопку «Далее». По завершению установки система предложит перезагрузить компьютер, выберите пункт «Да» и нажмите клавишу «Готово».
- III. Перед включением программы Measlab Explorer, обязательно подключите к компьютеру лабораторный стенд посредством кабеля с USB разъемом.